


2H2C-1 操作說明書

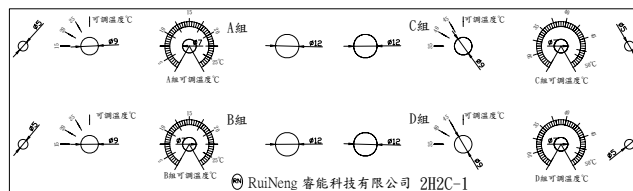

RN RuiNeng 睿能

睿能科技有限公司


www.ruineng.mymailer.com.tw

TEL: 02-2285-3866

FAX: 02-2289-2676

新北市蘆洲區中正路 321-2 號 2F

壹. 外觀:

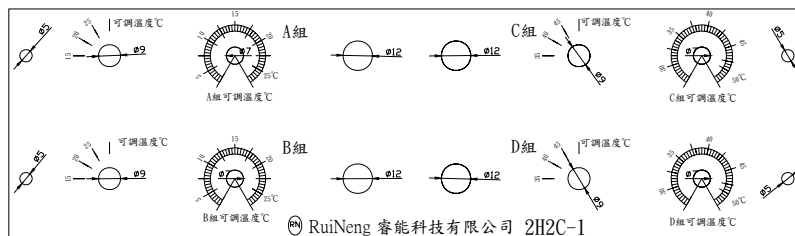

4 爐上視

面板

1. 面板:A/B(降溫器)溫度調整鈕:調整由 15~25°C。

C/D 溫度調整鈕:調整由 35~45°C。

A/B/C/D 電源開關: A/B/C/D 組 ON-OFF。

4 段定溫溫度切換開關:

A/B(降溫器):15°C(受環境溫度影響)

20°C(受環境溫度影響)

25°C(受環境溫度影響)

可調溫度:可由溫度調整鈕微調溫度。受環境溫度微調。

C/D(降溫器):35°C(受環境溫度影響)

40°C(受環境溫度影響)

45°C(受環境溫度影響)

可調溫度:可由溫度調整鈕微調溫度。受環境溫度微調。

B(降溫器):降溫速率快、溫度低、上下溫度控制範圍較大。

2. 背面:電源座附保險座:提供電源過載保護。

輸出電源座:提供風扇電源

貳. 特色:一機多用途、提供客製化要求

A. 內部零組件為市面通用規格品,減少日後維修限制。亦可自行向本公司購買、自行更換。

B. 提供臺灣內部清寒職校生組裝本公司產品之工作機會。期對社會有貢獻。

C. 依客戶需求客製。

E. 固定座有四個吸盤。

參. 規格及注意:

1. 機體 360 (寬 W) X 210(深 L) X 110 (高 H)mm。

2. AC 115V, 2A。

肆. 操作說明:

一. 開機操作說明:

1. 確認 AC 電源線插入插座。
2. 依工作組爐，轉鈕切至 ON 位置。
3. 依控制需求切換定溫溫度切換開關位置。
4. 設定可調溫度: 可由溫度調整鈕微調溫度。受環境溫度微調。

二. 關機操作說明:

轉鈕切至 OFF 位置。

伍. 故障檢查；相關資料請上本公司網站下載

1. 電源故障: 檢查保險座保險絲是否燒毀；打開保險座更換保險絲。
2. HEATER/製冷晶片故障: 以三用電表歐姆檔測量 HEATER/製冷晶片電阻值為無限大則是 HEATER/製冷晶片故障。
風扇故障: 有通電風扇不轉動。
其它零組件故障。
溫度錶電池: 無電時，旋開固定螺絲，拔出溫度錶。打開固定蓋，更換電池。
3. 電路板故障，保證期內；請計寄回或連絡維修人員處理。
4. 維修方式；本節省時間方式，有四種收費方式。
4A 自行更換: 向本公司購買零組件；自行更換，價格最便宜。
4B 寄回本公司維修，價格第二便宜。
4C 單位團體集中後；由本公司進行收回維修。價格第三便宜。
4D 由本公司至使用單位進行收回維修。價格最貴。

陸. 保固

1. 保固一年，請注意保固標籤日期。
2. 保固期內處理方式
2A. 保固期內故障: 本公司換新品。
2B. 保固期內故障: 新竹、宜蘭以北本公司現場更新。其他地區以郵寄進行。

柒. 消耗品:

HEATER/製冷晶片/風扇/溫度錶電池。